

NAVODILA ZA UPORABO APARATA

BÜRKLE MR-50 XL Plastična črpalka



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.


1. Po dolžini združite oba podaljška cevi in ju spojite s cevni konektorji in dvema objemkama.
2. Pritrdite podaljška cevi na izhod na dnu črpalke ter zavarujte z objemkami.
3. Vstavite črpalko v 19,05mm (3/4") ali 50,8mm (2") širok dovod na sodu in jo ročno pritisnite.
4. Nastavite dovod črpalke s pomočjo dovodnih adapterjev, ki jih namestite na nosilec potisnega valja. Za 226gr (453,6gr) izčrpane snovi ne uporabljajte adapterjev, za 170,1gr (340,2gr) uporabite le majhne adapterje, za 113,4gr (226,8gr) uporabite velike adapterje in za 56,7gr (113,4gr) uporabite obojne, majhne in velike adapterje.
5. Pri 15 ali 30 galonskih posodah lahko podaljške cevi skrajšate – odrežete na primerno dolžino.
6. Celoten aparat lahko obračate v katerokoli pozicijo. Po odstranitvi črpalke iz posode, jo je treba pred naslednjo uporabo napolniti s toplo vodo.
7. Matica je bila nastavljena v proizvodnji. Ne zategujte je, če to ni nujno potrebno. Zategniti je mogoče le še za 1 obrat.

OPOZORILO:

Posode ne premeščajte ali dvigujte tako, da bi kot ročaj uporabili črpalko.

PRIKLJUČITEV ČRPALK MR-50

PRIKLJUČITEV ČRPALKE NA VEDRO S POMOČJO PRETVORNIH VENTILOV

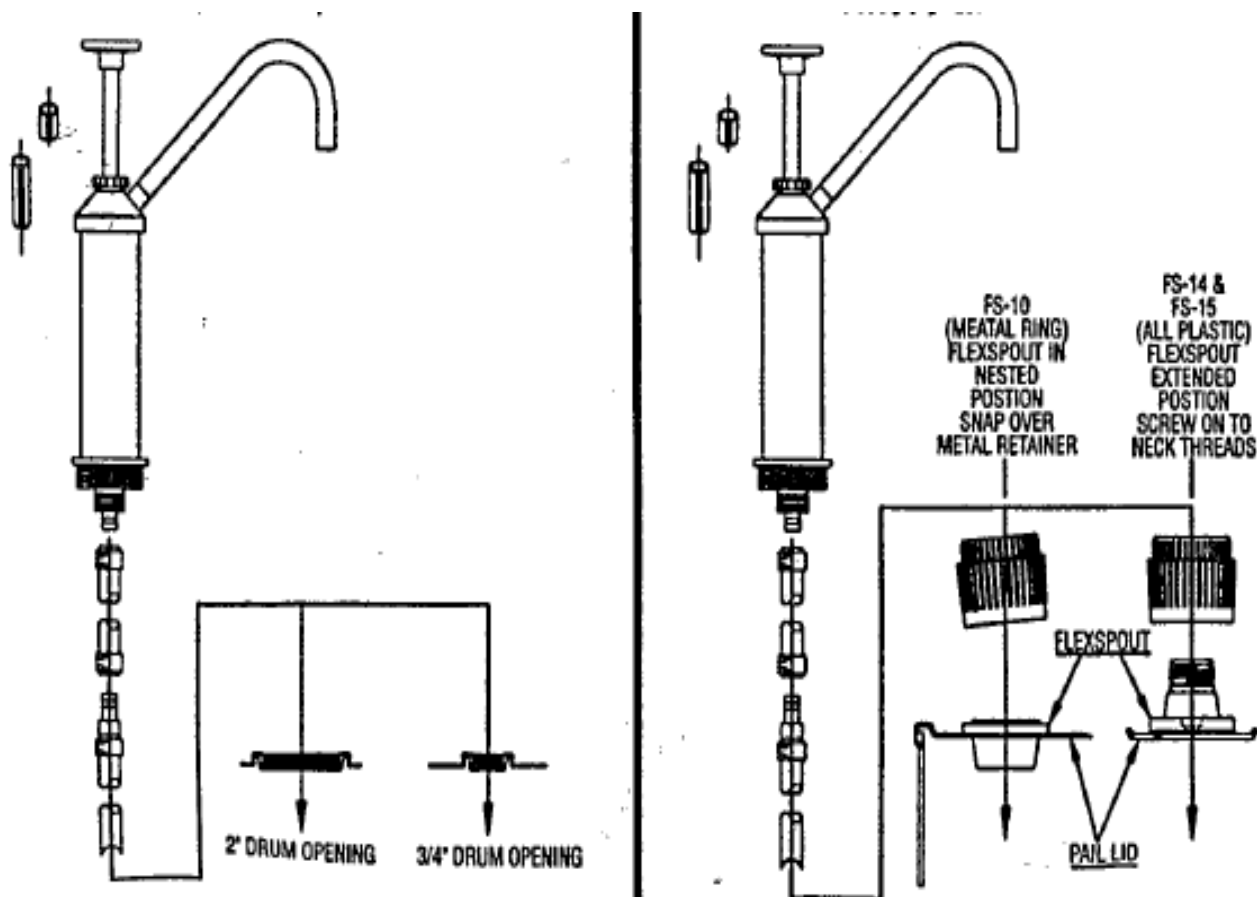



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**