

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO PLASTENKE ZA IZPIRANJE OČI

BL-F248650000

1. Operite steklenico za izpiranje oči in vse dodatne dele: pokrov, cevi, itd. z detergentom.
2. Dobra izperite, da odstranite ves detergent.
3. Med polnjenjem steklenice ne stiskajte, ker lahko pri vstopu zraka v steklenico zajamete bakterije v zraku.
4. Steklenico napolnite z vodo iz vodovodne pipe.
5. Namestite zgornji del steklenice, zaprite pokrov in vrnite steklenico v vašo omarico.
6. Po uporabi steklenice jo popolnoma izpraznite in ponovite točke od 1 do 5.
7. Priporočljivo je ponoviti točke od 1 do 5 enkrat na mesec.
8. Po uporabi steklenice mora bolnik takoj poiskati zdravniško pomoč.



Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**