

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

HECHT 1977/2

Multifunkcijska digitalna ura štoparica

HE-1977/2



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

KAZALO

| | |
|--|---|
| NAVODILA ZA UPORABO DIGITALNE URE/ŠTOPARICE..... | 2 |
| A. NASTAVITEV ŠTOPARICE ZA ODŠTEVANJE..... | 2 |
| B. PRIČETEK ODŠTEVANJA..... | 2 |
| C. ALARM OB KONCU ODŠTEVANJA..... | 2 |
| D. ODŠTEVANJE - SPOMIN..... | 2 |
| E. NASTAVITEV ŠTOPARICE - PRIŠTEVANJE..... | 2 |
| F. NASTAVITEV URE..... | 2 |
| G. ZAMENJAVA BATERIJ..... | 3 |
| H. RAZNO..... | 3 |

NAVODILA ZA UPORABO DIGITALNE URE/ŠTOPARICE

MIKRO+POLO, kataloška številka: 220012 (HECHT 1977/2)

A. NASTAVITEV ŠTOPARICE ZA ODŠTEVANJE

1. Prestavi tipko TIMER/CLOCK na pozicijo TIMER. Na zaslonu se prikaže napis TIMER in 0:0000.
2. Pritisni tipko HR za nastavitev ur. Vsak pritisk na tipko HR spremlja zvočni signal. Za hitrejše nastavljanje ur pridrži tipko HR za 2 sekundi.
3. Pritisni tipko MIN za nastavitev minut. Vsak pritisk na tipko MIN spremlja zvočni signal. Za hitrejše nastavljanje minut pridrži tipko MIN za 2 sekundi.
4. Pritisni tipko SEC za nastavitev sekund. Vsak pritisk na tipko SEC spremlja zvočni signal. Za hitrejše nastavljanje sekund pridrži tipko SEC za 2 sekundi.
5. Če čas ni pravilno nastavljen, pritisni tipko RESET in ponovno nastavi čas (od točke 2-4).

B. PRIČETEK ODŠTEVANJA

1. Po pravilni nastavitvi časa, pritisni tipko START/STOP in ura prične odštevati.
2. Odštevanje lahko ustaviš s pritiskom tipke START/STOP.
3. In ponovno pričneš s ponovnim pritiskom tipke START/STOP.

C. ALARM OB KONCU ODŠTEVANJA

1. Ob koncu odštevanja - 0 HR 00 MIN 00 SEC (0:00 00 se pokaže na zaslonu) prične na zaslonu utripati znak TIMES UP. Zvočni alarm se oglašča 1 minuto, ura pa prišteva sekunde.
2. Alarm in prištevanje lahko ustaviš s pritiskom na tipko HR, MIN, SEC, START/STOP ali RESET.

D. ODŠTEVANJE - SPOMIN

1. Ob ustavitvi ure pritisni tipko START/STOP in na zaslonu se prikaže čas, ki si ga nastavil v točki A. Na zaslonu se prikaže napis MEMORY.
2. V primeru ponovnega pritiska na tipko START/STOP, ura prične odštevati (točka B). Na zaslonu izgine napis MEMORY.

E. NASTAVITEV ŠTOPARICE - PRIŠTEVANJE

1. Pritisni tipko START/STOP in ura prične prištevati sekunde.
2. Ponovno pritisni tipko START/STOP za ustavitev prištevanja.
3. S ponovnim pritiskom na tipko START/STOP ura nadaljuje prištevanje.
4. Ponovno pritisni tipko START/STOP za ustavitev prištevanja.
5. S pritiskom na tipko RESET se na zaslonu prikaže 0:00 00.

F. NASTAVITEV URE

1. Prestavi tipko TIMER/CLOCK na pozicijo CLOCK. Na zaslonu se prikazuje točen čas.
2. Pritisni tipko SET in HR istočasno za nastavitev ur. Za hitrejše nastavljanje, obe tipki pridrži za 2 sekundi. Vsak pritisk na tipko spremlja zvočni signal.
3. Pritisni tipko SET in MIN istočasno za nastavitev minut. Za hitrejše nastavljanje obe tipki pridrži za 2 sekundi. Vsak pritisk na tipko spremlja zvočni signal.
4. Pritisk na tipko SET in SEC istočasno, prestavi sekunde na 00, v kolikor je na zaslonu 0-30 sekund. V kolikor je na zaslonu 31-59 sekund, prestavi sekunde na 00 in prišteje eno minuto.

G. ZAMENJAVA BATERIJ

1. S kovancem zavrti pokrov na hrbtni strani v smeri kot je prikazano na pokrovu. Odstrani iztrošeno baterijo in jo zamenjaj z novo, 1.5V G-13 baterijo.

H. RAZNO

1. Uro lahko zatakneš na žep ali na tanka ploščo, z uporabo sponke, ki se nahaja na hrbtni strani ure.
2. Ura je lahko samostoječa (npr. na mizi), z uporabo kovinskega stojala, ki se nahaja na hrbtni strani ure, pod sponko.
3. S pomočjo magneta, ki se nahaja na sponki (hrbta stran ure) lahko uro obesiš na kovinsko podlago.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**