

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

KIRSCH ZAMRZOVALNIK ZA KRI KI-



Kirsch

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

PREGLED NAPAK

DISPLAY	RAZLOG	POSLEDICA	UKREP
OFF	Stikalo v poziciji O	Aparat v stanju pripravljenosti.	Vklopi napravo, obrni stikalo1 v pozicijo 1.
Dioda 8	Utripa: Zamrzovanje poteka. Gori:odtajevanje poteka	Kompresor deluje.	
Diode 9	On: Alarm		
Hi	Temperatura je prekoračila zgornjo opozorilno nast. temperaturo.	Alarm.	Opazuj, če se stanje vrne v prvotno dovoljeno temp. območje. Če ne, pokliči servis.
Lo	Temperatura je prekoračila spodnjo opozorilno nast. temperaturo.	Alarm (zaustavi se zamrzovanje).	Opazuj, če se stanje vrne v prvotno dovoljeno temp. območje. Če ne, pokliči servis.
E1	Napaka na senzorju hlajenja.	Regulator deluje v nujnem primeru.	Preveri senzor. Pokliči servis.
E3	Napaka na kontrolnem senzorju.	Regulator deluje, ni temp. kontrole.	Preveri senzor. Pokliči servis.
EP0	Napaka v samokontroli hladilne regulacije.	Previsoka temperatura v kontrolnem krogu.	Pokliči servis.
EP1	Izguba podatkov.	Regulacija se izključi.	Preveri parametre. Pokliči servis.
EP2	Napaka v samokontroli.	Regulacija deluje, alarm vključen.	Pokliči servis.
EP3	Izguba podatkov in informacij na zapisovalcu.	Hlajenje se izključi.	Preveri parametre. Pokliči servis.
EP4	Napaka pri samokontroli opazovanja.	Hlajenje deluje. Zaznava napako, vendar ni intervencije v regulaciji.	Pokliči servis.
EP5	Izguba podatkov za opazovanje.	Hlajenje je aktivno. Zaznava napako, vendar ni intervencije.	Preveri parametre. Pokliči servis.
EP6	Izguba podatkov v spominu.	Hlajenje deluje, ni beleženja podatkov.	Pokliči servis.
F90-F93	Hardwarska napaka.		Preveri kabelsko povezavo.
Acc	Prazen akumulator.		Zamenjaj.
PF	Ni napajanja.		Preveri glavni vod.
rtc	Napaka v času.	Napačno vnesen čas.	Uskladi.

EC Declaration of Conformity

EG-Konformitätserklärung Déclaration de conformité

We,

Philipp Kirsch GmbH
Okenstraße 103
77652 Offenburg/Germany

declare in sole responsibility that at the time they are put into circulation, the products listed below comply with the protective requirements set out in the specified directives and standards.

Product description:

Make	Type of appliance	Type	
Kirsch	Refrigerator	BL-100	from factory ID No. 100 03 07500
Kirsch	Refrigerator	BL-176	from factory ID No. 170 04 10500
Kirsch	Refrigerator	BL-300	from factory ID No. 280 09 06500
Kirsch	Refrigerator	BL-V-300	from factory ID No. 280 13 00500
Kirsch	Refrigerator	BL-520	from factory ID No. 500 06 11026
Kirsch	Refrigerator	BL-V-520	from factory ID No. 500 07 11046
Kirsch	Refrigerator	BL-720	from factory ID No. 700 03 11032
Kirsch	Refrigerator	BL-V-720	from factory ID No. 700 07 11055
Kirsch	Freezer	Froster-BL-176	from factory ID No. 170 05 10242
Kirsch	Freezer	Froster-BL-180	from factory ID No. 180 01 10156
Kirsch	Freezer	Froster-BL-330	from factory ID No. 320 02 00113
Kirsch	Freezer	Froster-BL-520	from factory ID No. 500 10 10152
Kirsch	Freezer	Froster-BL-720	from factory ID No. 700 06 10127

Guidelines: EC Directive of low voltage equipment 2006/95/EG,
Directive electromagnetic compatibility 2004/108/EG.

Harmonised standards: EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
EN 62233:2008, EN 55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008
EN 60335-2-89:2002 / A2:2007

Year of EC labelling (low voltage directive): 2009

Offenburg, 05th March 2009



 Georg Kirsch
 Managing Director



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**