

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

MACHERY NAGEL AMONIJ 50

MN-985005

Metoda: fotometrični test kot indolfenol

	metoda	filter
Območje: 0,2 ml vzorca 1-40 mg/l NH ₄ - N	044	6
0,2 ml vzorca 1-50 mg/l NH ₄ + N	045	6
0,2 ml vzorca 1-50 mg/l NH ₃ N	046	6

Izvedba: potrebna oprema: batna pipeta

1. kiveto odpreti
2. dodati 0,2ml amonij 2 reagent
3. zapreti in pretresti
4. kiveto od zunaj očistiti

Reakcijski čas: 15 minut

Meritev: izbrati metodo 044,045 ali 046
izvesti metodo





Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**