

NAVODILO ZA UPORABO TESTA

MACHEREY NAGEL Visocolor ECO Cink

MN-



Kolorimetrično določanje z barvno karto:

1. V kiveto A i B dodamo 1 ml vzorca
2. Kiveto A postavimo na mesto »A« barvne karte
3. Po vrsti dodamo reagente le v kiveto B
 1. 2 kapljici reagenta Zn-1, zapremo in pomešamo
 2. 2 kapljici reagenta Zn-2, zapremo in pomešamo
 3. 5 kapljic reagenta Zn-3, zapremo in pomešamo

Po 1 minuti reakcijskega časa odpremo kiveto in jo postavimo na mesto »B« barvne karte. Barvno karto pomikamo, dokler se barvi v kiveti B in na barvni karti ne ujemata.

4. odčitamo vrednost



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**