

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

Medite TFB 35 vodna kopel



MEDITE ■

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Kazalo

1	Inštalacija	3
2	Delo z aparatom	3
3	Čiščenje	3
4	Vstavljanje ter odstranjevanje steklenega pokrova	3
5	Zamenjava neonske cevi	3
6	Tehnični podatki	4

1. Inštalacija

Odstranite ves odvečni material od pakiranja. Pred vklopom aparata se prepričajte da vaše električno omrežje ustreza zahtevam (200-240V). Aparat je sedaj pripravljen za delo.

2. Delo z aparatom

Za vklop aparata pritisnite stikalo za vklop na sprednji kontrolni plošči, vklopi se lučka, ki nakazuje, da je aparat vklopljen.

Izberite temperaturo kopeli (od sobne temperature do 55°C) s pritiskom gumba SET ter sočasno UP oziroma DOWN tipko. Sicer zaslon prikazuje trenutno temperaturo.

3. Čiščenje

Steklen pokrov ter notranje površine čistite z ne grobimi gobicami. Zaradi varnosti potegnite električni kabel iz vtičnice.

4. Vstavljanje ter odstranjevanje steklenega pokrova

Dvignite temperaturni senzor do njegove najvišje pozicije in ga obrnite za 45° proti smeri urnega kazalca. Odstranite pokrov. Za vstavljanje pokrova se držite obratnega vrstnega reda. Obrnite temperaturni senzor za 45° v nasprotno smer in ga potisnite dol. Konica temperaturnega senzorja mora biti vsaj 15 mm pod vodno gladino. Sicer temperaturna regulacija ne bo natančna.

5. Zamenjava neonske cevi

Električni kabel potegnemo iz vtičnice, odstranimo stekleni pokrov ter aparat obrnemo. Odstranimo štiri vijake na dnu in dvignemo spodnji pokrov. Zamenjajte neonsko cev, vendar pazite da boste izbrali isti tip. Za sestavo se držite obratnega vrstnega reda.

6. Tehnični podatki

- vodna kopel z odstranljivim steklenim pokrovom
- delovna plošča iz nerjavečega jekla za sušenje sekcij
- elektronska temperaturna kontrola
- osvetljava vodne gladine od spodaj z flouroscentno žarnico
- temperatura delovne plošče: 50°C

Dimenzije:

- o komplet: 300 x 410 x 75 mm
- o stekleni pokrov: 165 x 270 x 50 mm
- o delovna plošča: 75 x 370 mm

Temperaturni razpon: 30°C – 55°C

Napajalnik: 230 V / 50 Hz / 250 VA

Teža: 7 kg

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**