

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

NeoLab Mikro-Centrifuga za PCR posode 0,2ml

NL-3-1821



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

1. Splošno

NeoLab Mikro Centrifuga je primerna za uporabo pri relativno majhnih pospeških. Centrifugo po odprtju paketa postavite na stabilno, ravno površino. Narejena je iz enega kosa, pripravljena za uporabo in ima 1,5m dolg električni kabel.

Pozor:

Kabel priključite v vtičnico komaj ko je motor naložen.

2. Odpiranje pokrova

V ta namen zgoraj pritisnite odpiralno ročico. Pokrov lahko rahlo zasučete za 90°.

3. Nalaganje v rotor

Rotor lahko sprejme 6 epruvet 2,0 ml ali 2 PCR-traka, ali pa 16 posameznih 0,2ml PCR-posod. Če ne naložite maksimalne količine, lahko naložite v rotor samo simetrično. Posode ne razvrstite v rotorju nesimetrično ali z različnimi količinami, saj ta neenaka centrifugalna sila zelo obremenjuje rotor in os.

4. Priključitev

Sedaj priključite kabel v vtičnico in zaprite pokrov.

Ta mikro-centrifuga se vklopi s pritiskom na on/off gumb.

5. Varnostni napotki

- Posode ne polnite ko so v centrifugi. Razlite tekočine lahko uničijo centrifugo. Ko centrifuga deluje je ne premikajte.
- Ko deluje motor ne prijemajte v centrifugo. Počakajte da se rotor ustavi.
- Uporabljajte samo primerne plastične posode (do 2000 x g). Ne uporabljajte različno velikih posod.
- Priporočljiva delovna temperatura je 10°C do 35°C.
- Priporočljiva vlažnost zraka med 35% in 85%. Napravo zaščitite pred daljšo direktno sončno svetlobo.

Ne dovolite da v notranjost naprave kjer je elektronika ne pridejo čistilne raztopi ne ali kakšne druge tekočine. Posledica so lahko poškodbe elektronike ali kratek stik.

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**