

**NAVODILO ZA UPORABO  
APARATA**

**PBI GERMREDUC MAXI**  
**baktericidna svetilka**

PB-17435



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## Kazalo

1.	Namembnost	2
2.	Sestavni elementi	2
3.	Namestitev aparata	2
4.	Delovanje	2
5.	Vzdrževanje	2

## 1 Namembnost

Baktericidna svetilka je namenjena za čiščenje (sterilizacijo) zraka v laboratoriju.

## 2 Sestavni elementi

Svetilka je sestavljena iz naslednjih osnovnih elementov

- UV žarnica
- Zračni filtri
- Ventilatorji za prečrpavanje zraka

## 3 Namestitev aparata

Svetilko je mogoče namestiti na različne lokacije, npr.:

- na laboratorijsko pohištvo
- na steno
- na strop prostora

Svetilko je mogoče namestiti zelo enostavno, saj ima na hrbtni strani ohišja pripravljene izvrtine za montažo s priloženimi vijaki.

## 4 Delovanje

Uporablja se lahko v prostorih laboratorija, ne glede na prisotnost oseb. Zaradi posebne konstrukcije ohišja, UV svetloba ne izstopa iz svetilke, zato je ni nevarnosti izpostavljanja UV svetlobi.

Svetilka je priključena na izvor izmenične napetosti (omrežja 240V). Aktivirati jo je mogoče:

- z vključitvijo stikala na samem ohišju svetilke

ali

- z vključitvijo stikala, nameščenega na steni prostora, kjer se svetilka nahaja. Na sprednji strani svetilke se nahaja kontrolni indikator modre barve, ki služi kot pokazatelj aktiviranosti aparata. Le ta sveti, kadar svetilka deluje.

## 5 Vzdrževanje

Morebitno defektno UV žarnico obvezno zamenja za to strokovno usposobljena oseba.

**Svetilke NE POKRIVAJTE.** Priporočljivo je redno odstranjevanje prahu, sicer posebno vzdrževanje ni potrebno.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**