

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

OSVETLITVENE PLOŠČE REX FL-1, FL2 ali FL-3

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

1. FL-1 in FL-2 (baterijsko polnjenje)

- 1.1. Odprite pokrovček za baterije (pri FL-1 na dnu in pri FL-2 ob strani). Položite 6 ustreznih baterij v za to namenjen prostor (za FL-1 tip MN 2400 ali AAA; za FL-2 tip MN 1500 ali AA). Upoštevajte ustrezno polariteto. Zaprite pokrov.
- 1.2. Prižgite lučko tako, da na gumbu „ON/OFF“ pritisnete „ON“.
- 1.3. Ko postane osvetlitev šibkejša, zamenjajte baterije.
- 1.4. Če osvetlitvene plošče ne uporabljate dlje časa, jo izklopite in odstranite baterije.

2. FL-3 (omrežno polnjenje)

Ploščo povežite z omrežnim adapterjem in ga vključite v električno dozo z napajanjem 220 V. Prižgite lučko tako, da na gumbu „ON/OFF“ pritisnete „ON“.

Tudi FL-1 in FL-2 lahko uporabljamo z omrežnim adapterjem. Priporočeno pri daljši uporabi.

OPOZORILA

1. Osvetlitvene plošče ne popravljajte sami.
2. Naprave ne puščajte pri visoki zračni vlažnosti, na visoki vročini ali na direktnem soncu.
3. Ne polivajte vode ali drugih tekočin čez napravo.
4. Ne polagajte na napravo metalnih predmetov z ostrimi robovi.
5. Uporabljajte samo ustrezen adapter.

	FL-1	FL-2	FL-3
Osvetlitveno polje	125 x 100 mm	178 x 127 mm	300 x 200 mm
Čas delovanja žarnice	ca. 10.000 ur	ca. 10.000 ur	ca. 10.000 ur
Električni vir	Baterije ali adapter	Baterije ali adapter	Samo adapter!!!
Poraba	4,5 W	5,4 W	19 W
Tip adapterja	9V 600mAh	9V 600mAh	12 V 1600mAh
Obratovalna temperatura	5-55 C	5-55 C	5-55 C
Zunanje mere	158x150x14 mm	220x190x21 mm	370x275x25 mm
Teža	260 g	770 g	1950 g
Dodatna oprema	Torbica	Torbica	Torbica in sponka
Izvor svetlobe	1 kos 2,5x135 mm žarilna cev	1 kos 3,2x190 mm žarilna cev	2 kosa 4,0x320 mm žarilna cev

	FL-1	FL-2	FL-3
Toplota barve	5000 Kelvinov	5000 Kelvinov	5000 Kelvinov



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**