

NAVODILO ZA UPORABO

ROTH ROTICLEAN E

Čistilna tekočina

RO-1529.1



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Tekočina je namenjena samo za zunanjo uporabo, za odstranitev kemikalij s kože. Posebej primerna pri poškodbah z bazami, kislinami, fenoli, krezoli in organskimi topili.

Uporaba:

Potopite kontaminiran del v tekočino ali temeljito obrišite z vato, ki ste jo predhodno namočili v tekočino. Nato sperite z vodo.

Tekočina samo za zunanjo uporabo na koži. Za odstranitev strupenih kemikalij. Posebno fenolov, kresolov kot topil, kislin in lugov.

Lastnosti:

Bistra, brezbarvna, brez vonja, močno higroskopična.

Vsebnost:

MACROGOL 400

Skladiščenje:

Pri 15-24°C, posodo po uporabi ponovno dobro zapreti.

Uporaba:

Prizadeti del kože oprati z Roticlean E ali očistiti z namočeno vato. Nato oprati z vodo.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**