

## VARNOSTNA NAVODILA OB UPORABI APARATA

# SKALAR FORMACSHT TOC/TN ANALYSER



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

### 1.3 Varnostni napotki

Le kvalificirani delavci smejo popravljati nastale napake na aparatu.

1. Inštrument je oblikovan za delo v laboratoriju.
2. Preden bo aparat priklopljen v omrežje, preverite ali zahtevana električna napetost (navedeno na ploščici zadnje strani aparata) sovpada z napetostjo napeljave.
3. električni kabel za priklop aparata na električno napetost lahko priklopimo le, če je le ta zaščiten z ozemljitvijo. Če uporabite podaljšek, preverite, da le-ta ni kakorkoli prekinjen oz. poškodovan.
4. pred servisom, popravilom ali menjavo kakršnega koli rezervnega dela mora biti aparat izklopljen iz električnega omrežja. Vzdrževalna dela in popravila morajo vedno biti zavarovana z izklopom aparata iz električnega omrežja.
5. kadar je potrebno zamenjati ali popraviti elektronske dele aparata, mora servisni inženir pri delu uporabljati trak za zapestje za zaščito pred statično elektriko.
6. Kadar je varno delo onemogočeno, mora biti aparat onemogočen za izvajanje pred nenamernih operacij. Vzdrževalno osebje in serviser morajo o tem biti obveščeni.
7. nikoli ne postavite enote na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena ekstremni vročini, vlagi ali korozivnim materialom.
8. Aparat mora biti izklopljen iz vseh električnih virov, kadar je potrebno zamenjati varovalko.
9. kadar je aparat v stanju delovanja, držite roke, nakit, lase itd. v primerni oddaljenosti.
10. Sprednji pokrovi aparata so lahko kadarkoli odprti, vendar je potrebna pazljivost, saj notranjost aparata vsebuje zelo vroče predele. Priporočljivo je eno-urno vzdrževalno in periodično hlajenje.

Skalar Analytical B.V. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice povzročene z neodgovornim delom ali neodgovorno uporabo aparata.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**