

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

TKA Micro UV za pripravo ultra čiste vode

TK-08.1005



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.


Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Kazalo

1.	Navodilo za delo	2
2.	Način delovanja aparata	3
3.	Nastavitev vrednosti	4
4.	Življenjska doba žarnice	5
5.	Izpiranje	5
6.	Dezinfekcija	5
7.	vzdrževanje	6
8.	EC deklaracija	6
	MIKRO+POLO SERVIS	7

1. NAVODILO ZA DELO

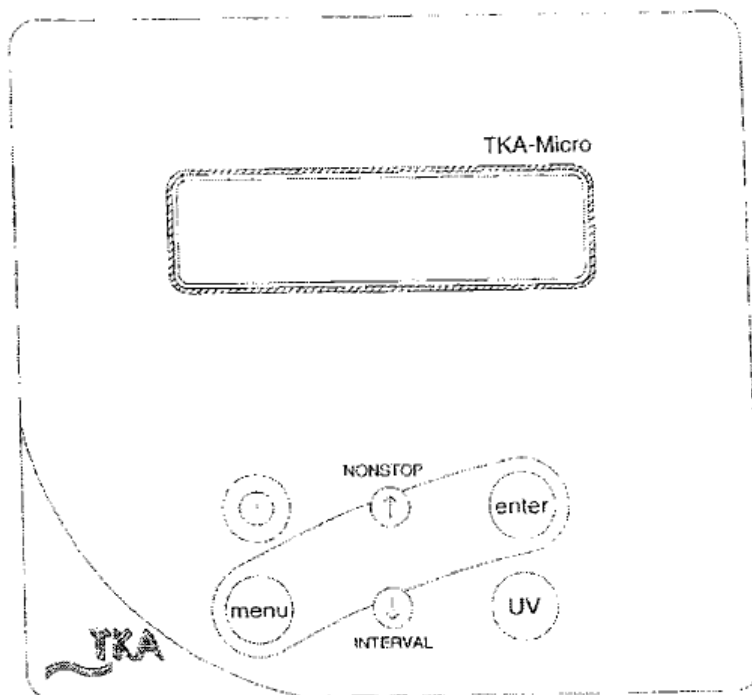

stikalo NO/OFF

NONSTOP



Vkop kontinuiranega delovanja



Tipka za potrditev v meniju.



Tipka za preklic v meniju.



INTERVAL

Vklop na intervalno delovanje. Zmanjšanje vrednosti v meniju.



Tipka za vkop/izklop UV svetilke.

2. NAČIN DELOVANJA APARATA

- »Nonstop«

NONSTOP



V položaju nonstop lahko dispenziramo čisto vodo z dispencerjem. Prevodnost se stalno pokaže na zaslonu.

Zaslon pokaže:

0,055 μ S/cm
18,2°C NS (NS – nonstop)

- »Interval«



INTERVAL

Voda v aparatu recirkulira v posameznih intervalih


Zaslon pokaže:

0,055 μ S/cm
18,2 °C Int (Int – interval)

- »Disinfection«



5 pritiskov na tipko menu sproži program za dezinfekcijo.
Zaslon pokaže:

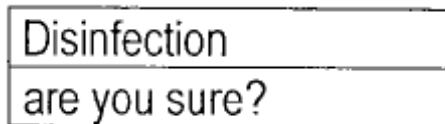

DEZINFEKCIJO IZVAJA SERVIS.

3. NASTAVITEV VREDNOSTI

Aparat lahko prikaže sledeče vrednosti:


FUNKCIJA	ZASLON
Vrednost vhodne prevodnosti	Inp. cond
Vrednost izhodne prevodnosti	Permeat Conduet.
Čas delovanja UV-lampe	UV hours
Izpiranje	Cleaning
Dezinfekcija	Disinfection

»MENU«



S pritiskom tipke »menu« lahko beremo in spreminjamo nastavljene vrednosti.

Zaslon pokaže:

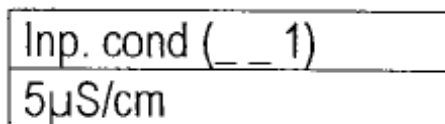

»SCROLLING«



S tipkama lahko spremenimo limitirano vrednost.


»ENTER«



Vsaka sprememba mora biti potrjena s tipko ENTER.

4. ŽIVLJENJSKA DOBA UV ŽARNICE


Zaslon pokaže:

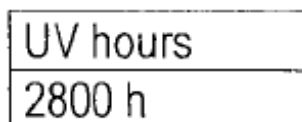


S pritiskom več kot 4 sekunde obeh tipk se resetira čas UV žarnice ponovno na 0,

5. IZPIRANJE

Zaslon pokaže:

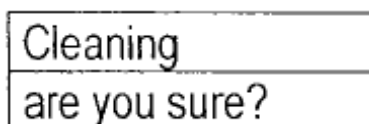

Potrditev s tipko ENTER.
Zaslon prikaže:

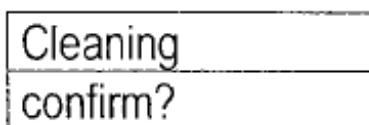

Potrditev s tipko ENTER, izpiranje se izvaja 60 sekund.

6. DEZINFEKCIJA

Poteka enako kot izpiranje.

Predlagamo, da dezinfekcijo opravi pooblaščen servis z dezinfekcijskimi kartušami.
Dezinfekcija traja 30 min.

7. VZDRŽEVANJE

Predlagamo dogovor ali pogodbo s pooblaščenim servisom za redno vzdrževanje, ki ga je potrebno opraviti 1x letno.

8. EC Deklaracija

Company

TKA Water Purifications Systems GmbH
Stockland 3
D-56412 Niederelbert

EC Declaration of Conformity

Acc. to EC Directive 98/37/EC
- Machines Directive –

We herewith declare that the design and construction of the machine type named below, and the versions of it that we have brought to market, conform to the fundamental safety and health requirements of

EC Directive 98/37/EC.

This declaration becomes invalid should changes that were not agreed to by us are made to the machine.

Machine designation:	Ultrapure Water System	
Maschine type:	Micro Standard	Art.-no.: 08.1002
	Micro UF	Art.-no.: 08.1003
	Micro UV/UF	Art.-no.: 08.1004
	Micro UV	Art.-no.: 08.1005
Applicable EC Directives:	EC Machines Directive (98/37/EC) EC Low Voltage Directive (73/23/EEC) EC Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)	
Standards applied:	DIN EN 292-1 DIN EN 292-2 DIN EN 60204-1 DIN EN 55011 DIN EN 50082-2	

Niederelbert, June 07th, 2005


Authorized representative of the manufacturer

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**